

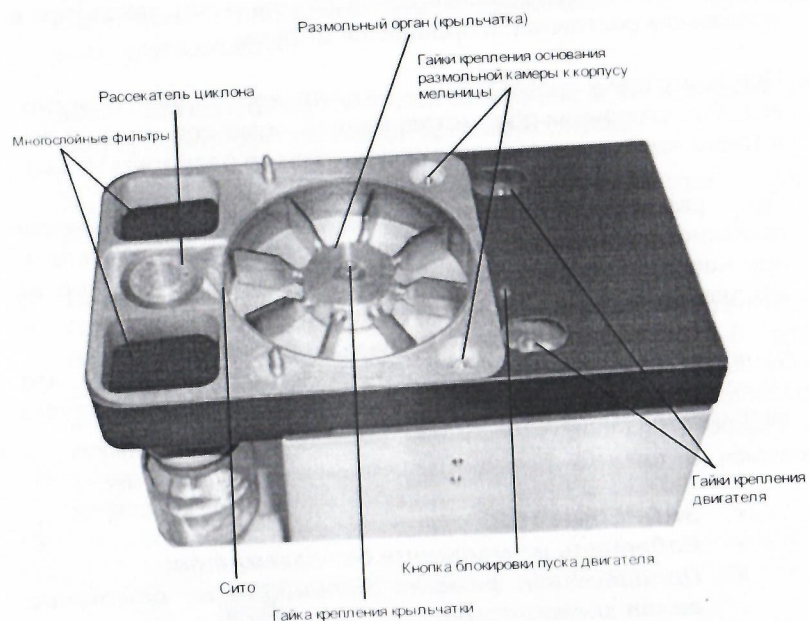


Рис. 3 Внешний вид мельницы при снятой крышке размольной камеры

Порядок работы

- Подготовить пробу зерна для размола в соответствии с требованиями стандарта на метод определения показателя качества.
- Установить необходимое калиброванное сито. При продаже установлено сито диаметром 0,8 мм. Порядок замены сит приведен на стр. 16.
- Типы сит, используемых для проведения различных анализов зерна, приведены в табл. 1.

Табл. 1

Диаметр сита, мм	Тип анализа	Зерновая культура
0,8	Определение «числа падения»	Рожь, мягкая пшеница
1,0	Определение количества и качества клейковины	Мягкая пшеница Твердая пшеница
0,9	Другие виды анализов	

- Установить загрузочный бункер в соответствии с рис. 1 (после транспортировки).
- Установить приемную емкость для размолотого продукта. Для чего необходимо отжать подвижную опору вниз и поставить на нее приемную емкость (рис. 4). Отпустить опору.
- Подключить мельницу к сети.